

# **Инструкция по установке ПО SpectrumHero 0.4.6**

1. Скачивание и установка программного обеспечения Spectrum Hero ..... 2
2. Установка программного обеспечения SpectrumHero ..... 3
3. Запуск ПО SpectrumHero ..... 6

# 1. Скачивание и установка программного обеспечения Spectrum Hero

Скачать программное обеспечение можно по адресу:

<https://disk.yandex.ru/d/hSrP72PrgWoTkg>

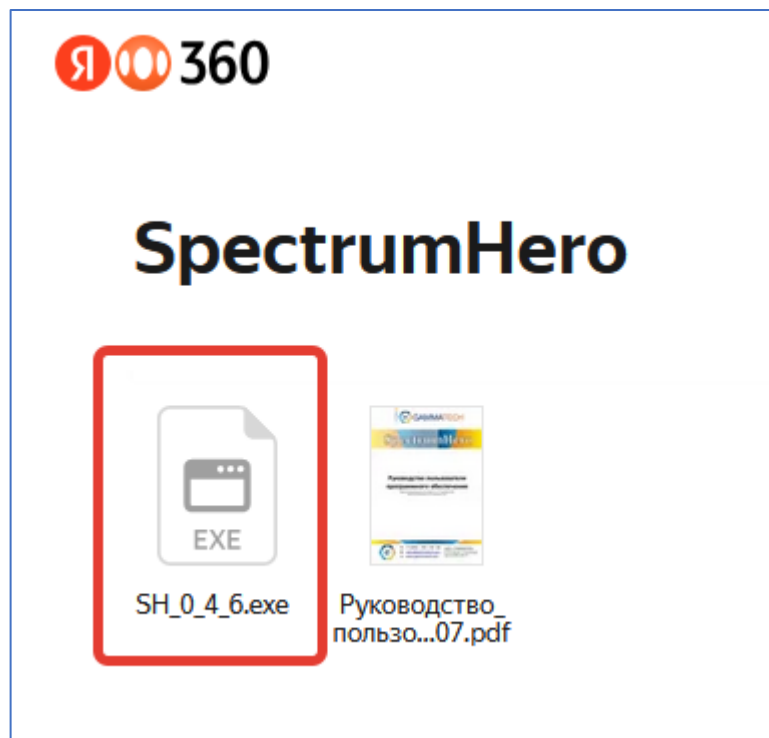


Рисунок 1. Вид страницы для скачивания установочного комплекта. Нужно выбрать файл SH\_0\_4\_6.exe

## 2. Установка программного обеспечения SpectrumHero

Для установки в операционной среде Windows версий 10 / 11 запустите установочный файл. Появится диалоговое окно, как указано на рисунке 2 с подтверждением условий использования. Необходимо согласиться с условиями использования и нажать кнопку «далее».

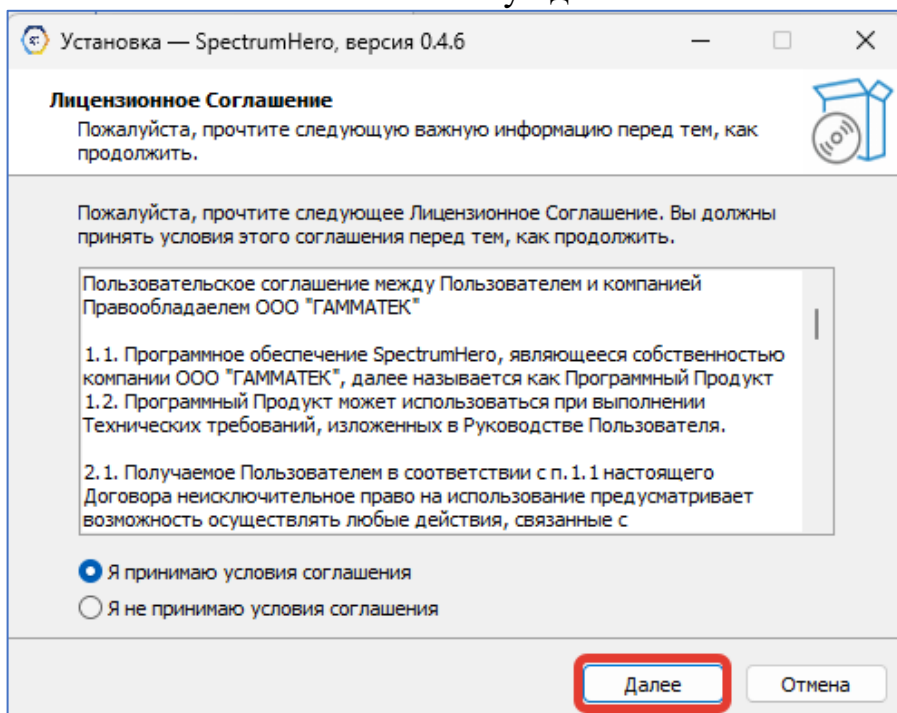


Рисунок 2. Вид стартового диалогового окна при установке ПО SpectrumHero версии 0.4.6

На следующем экране происходит выбор необходимости создания ярлыка на рабочем столе. После принятия решения необходимо нажать кнопку «далее»

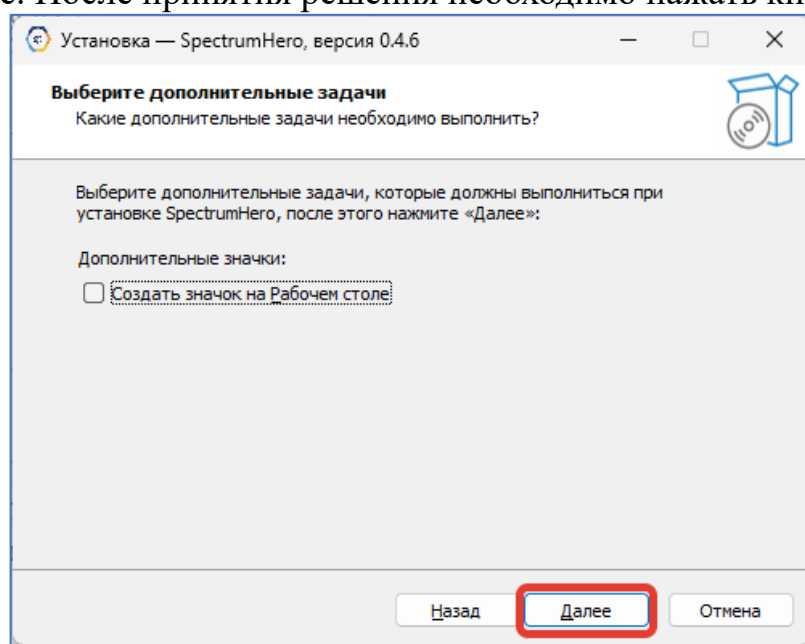


Рисунок 3. Окно выбора создания ярлыка на рабочем столе

На следующем экране требуется нажать кнопку «Установить». Программа будет установлена в папку: **c:\Program Files (x86)\SpectrumHero**

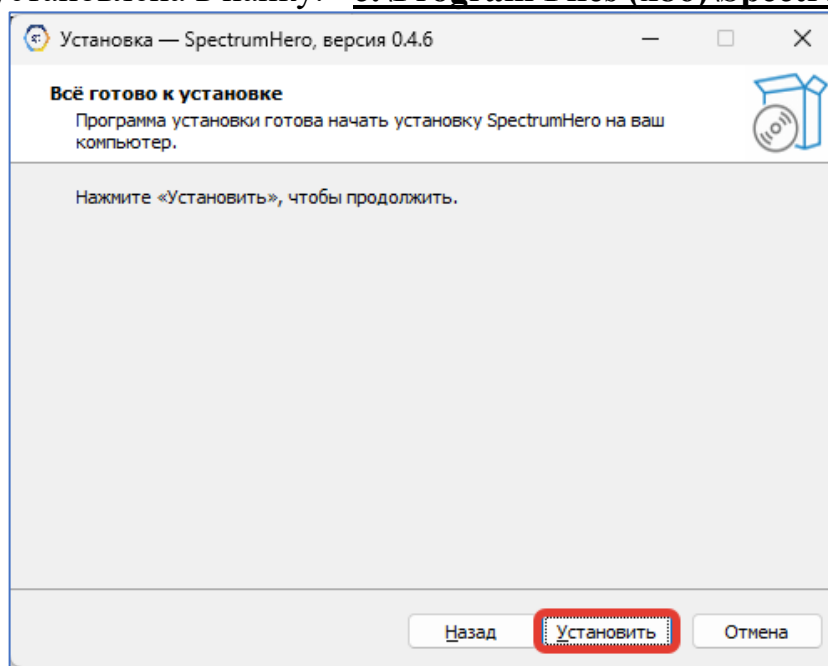


Рисунок 4. Окно выбора создания ярлыка на рабочем столе

После нажатия кнопки «установить» запустится процесс распаковки и копирования файлов, как показано на рисунке 5. Дождитесь его окончания

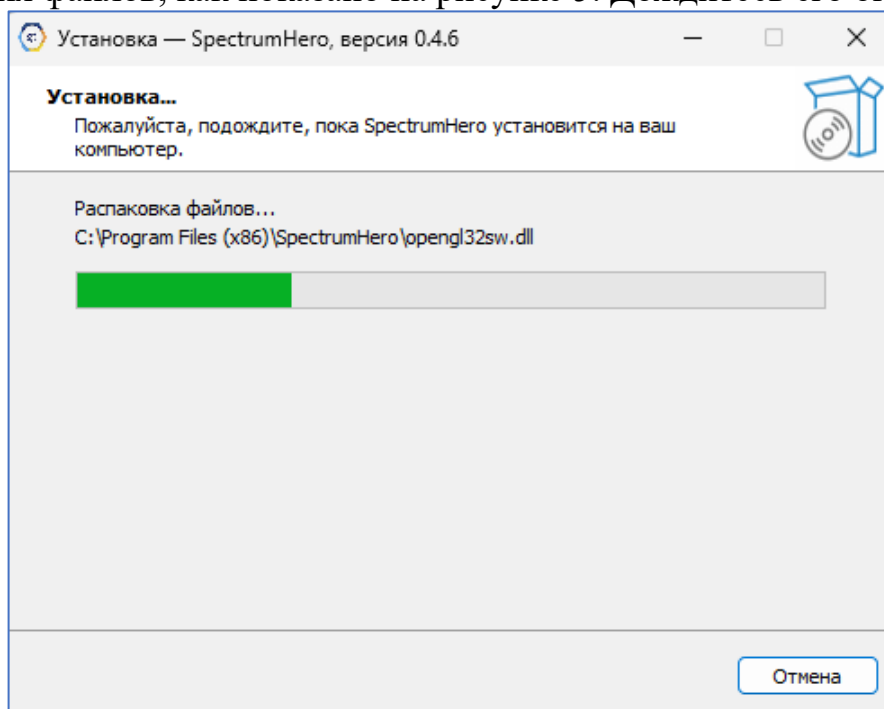


Рисунок 5. Иллюстрация процесса копирования файлов

Если по любым причинам в момент установки вы захотите её отменить – необходимо нажать кнопку «отмена».

По окончании процесса установки появится соответствующее диалоговое окно (рисунок 6). Для его завершения необходимо нажать кнопку «завершить».

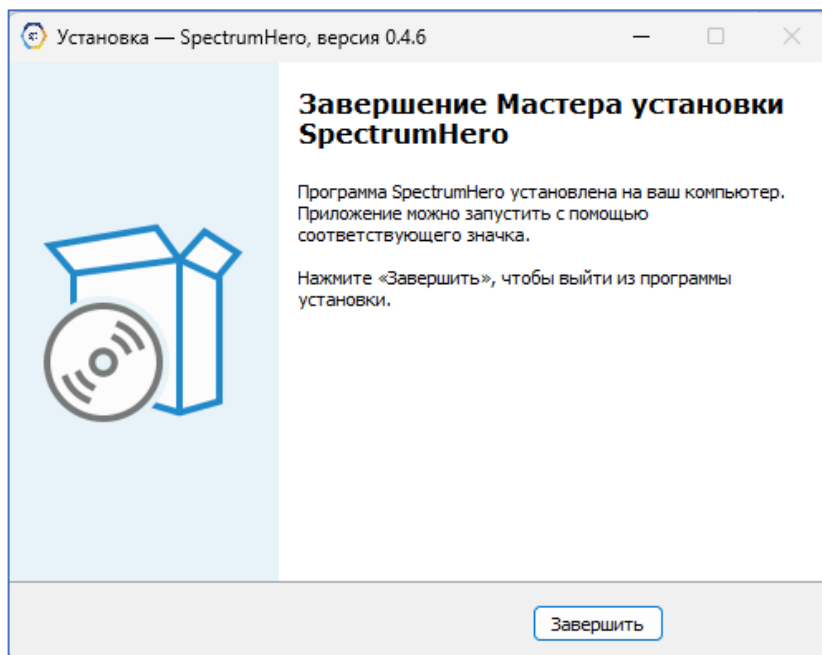


Рисунок 6. Окончание процесса установки

### 3. Запуск ПО SpectrumHero

По умолчанию ПО устанавливается в директорию:

**c:\Program Files (x86)\SpectrumHero**

Запустить ПО можно одним из перечисленных способов:

- a. запустив файл SpectrumHero.exe в соответствующей директории;
- b. через ярлык на рабочем столе (если была отмечена галочка на экране, приведенном на рисунке 3);
- c. через панель задач по поиску программы (см. рисунок 7 ниже)

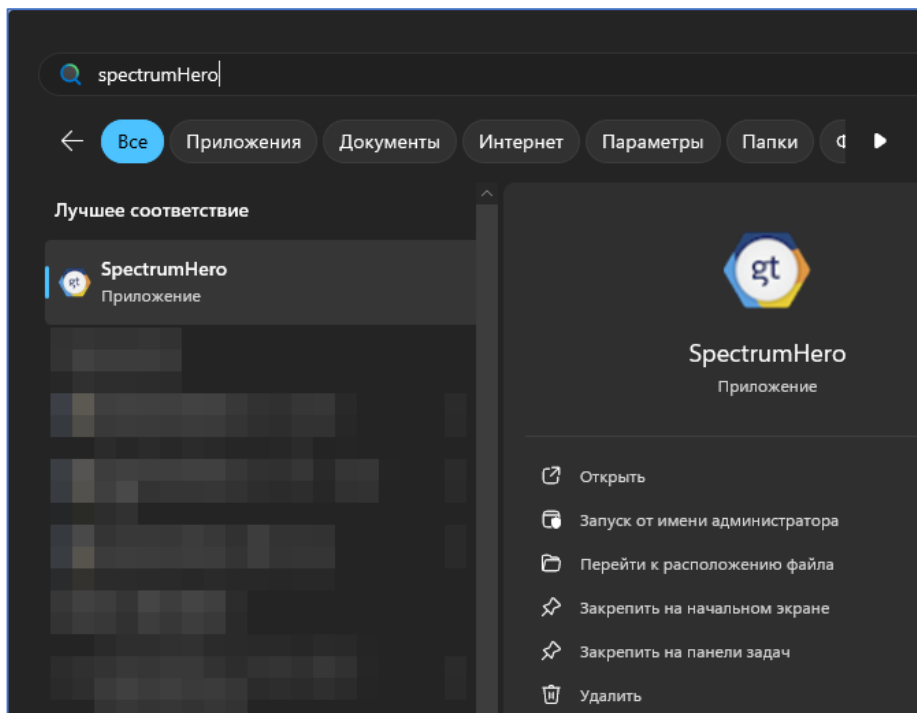


Рисунок 7. Пример окна панели задач для запуска ПО SpectrumHero

После запуска программы откроется окно как на рисунке 8. Дальнейшая инструкция по работе с программным обеспечением приведена в руководстве пользователя на программное обеспечение SpectrumHero версии 0.4.6

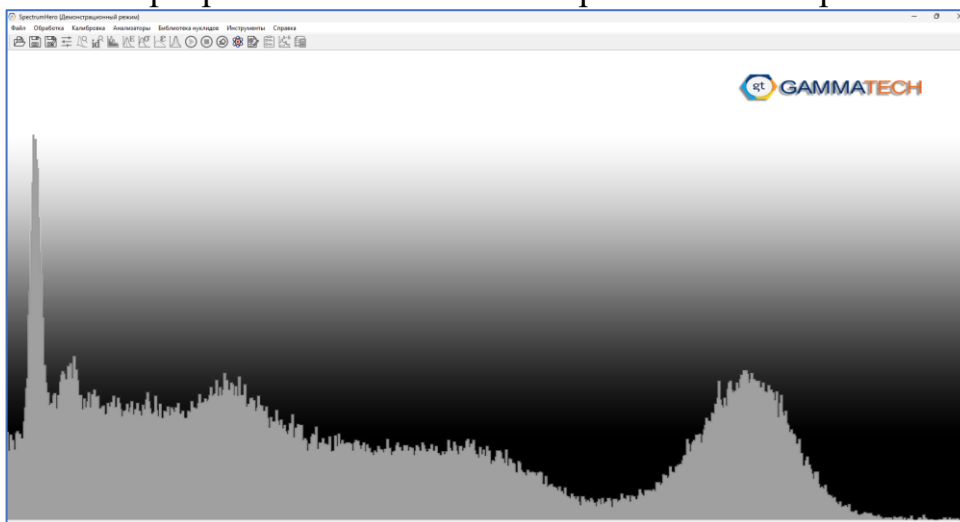


Рисунок 8. Пример стартового окна ПО SpectrumHero